

Инструкция по запуску клиентской программы в Alt Linux версии 10

Программа LIMS myLab написана для работы в операционных системах семейства Windows. Но программу можно запустить и на Linux.

1. Запуск терминала
2. Переключение на суперпользователя root (требуется пароль)

```
su -
```

3. Установка Wine

```
apt-get install i586-wine wine-mono i586-glibc-nss i586-sssd-client i586-libGL i586-libGLU
```


4. Переключение на текущего пользователя

```
exit
```

5. Запуск конфигурации Wine

```
winecfg
```

6. Выбор версии Windows (Windows 10) по умолчанию

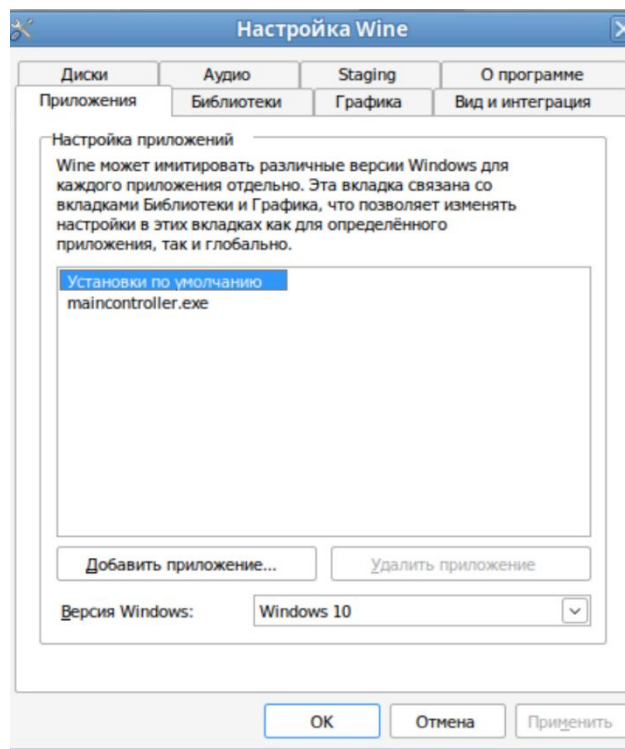

7. Создание 32-х разрядного префикса

```
WINEARCH=win32 WINEPREFIX="/home/$USER/.wine_prefix" winecfg
```

8. Переключение на суперпользователя root (требуется пароль)

```
su -
```

9. Установка Winetricks (возможна установка из Менеджера пакетов)

```
apt-get install winetricks
```

10. Переключение на текущего пользователя

exit


11. Установка .Net Framework 4.8

winetricks dotnet48


Далее терминал более не понадобится.

12. Установка LIMS myLab



Установка программы производится через стандартный установщик LIMS myLab (необходимо выбрать из контекстного меню пункт «Открыть в другой программе»).



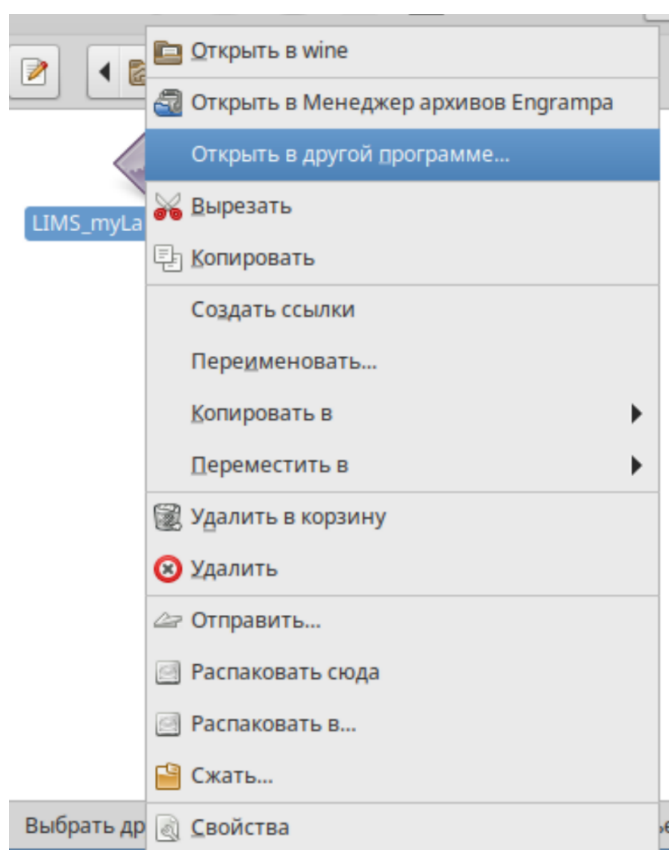





В появившемся окне выбираем «Использовать собственную команду» и записываем «wine» и нажимаем Enter.

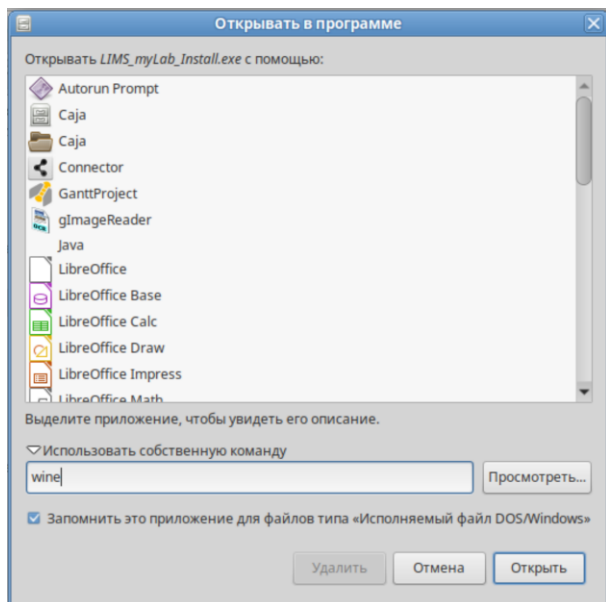

Далее идет стандартный процесс установки.

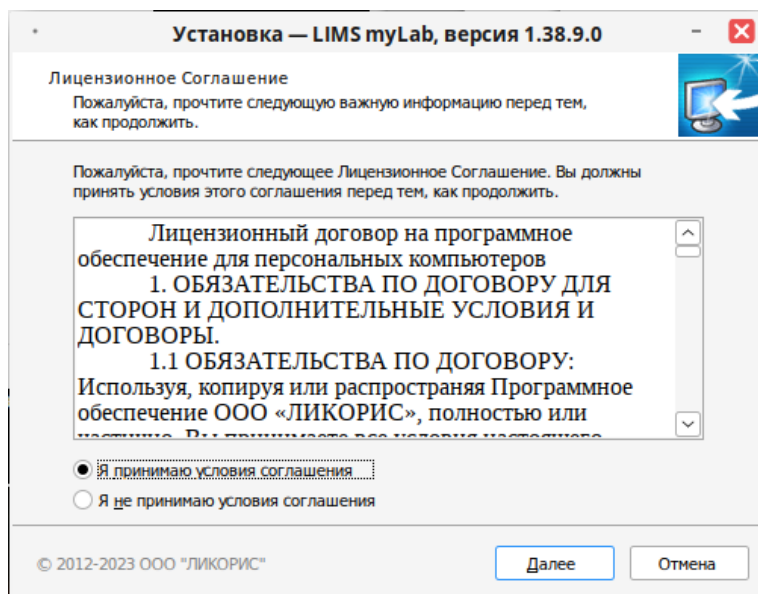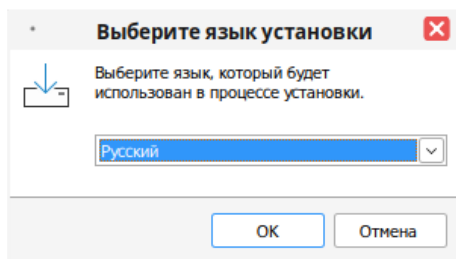


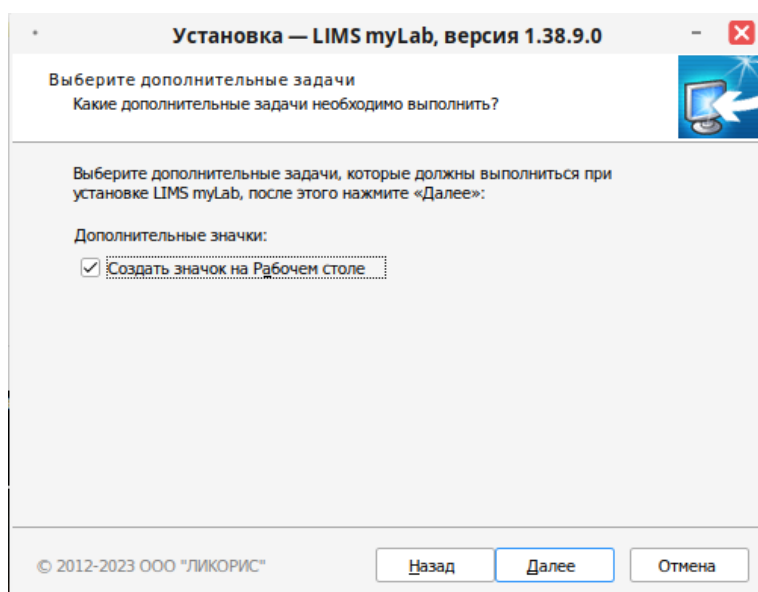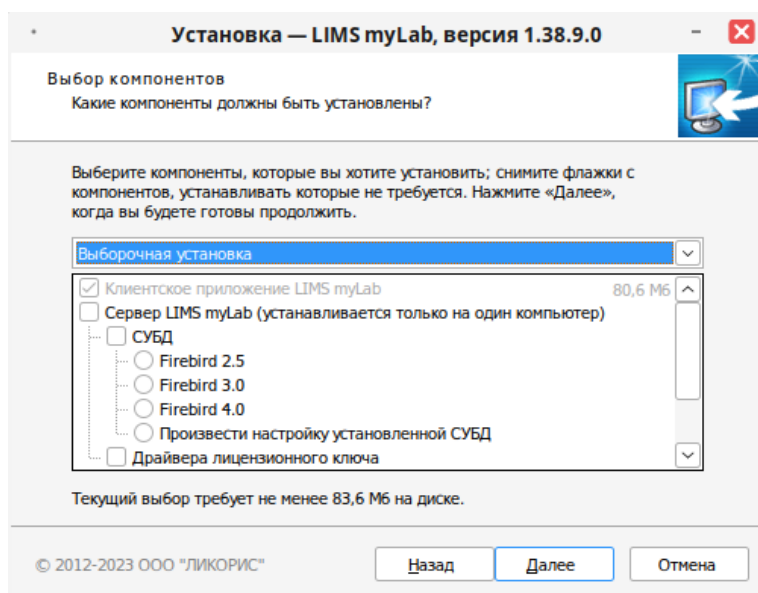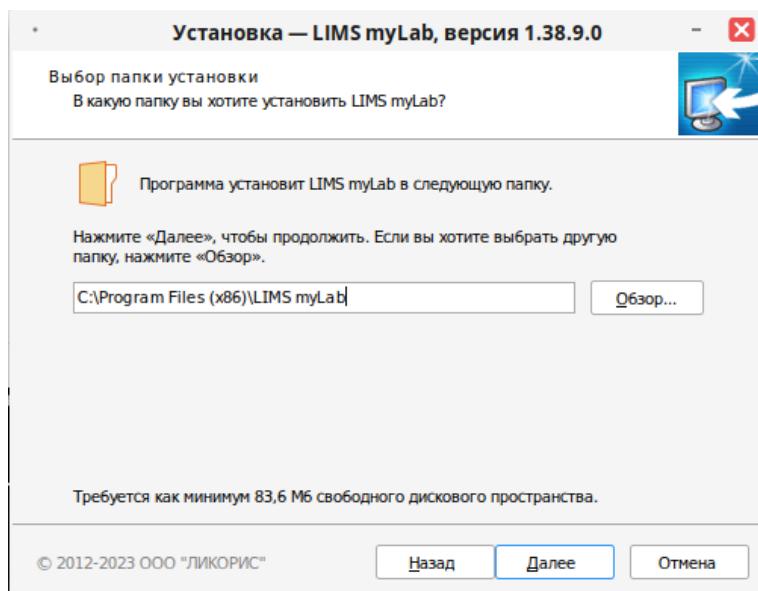

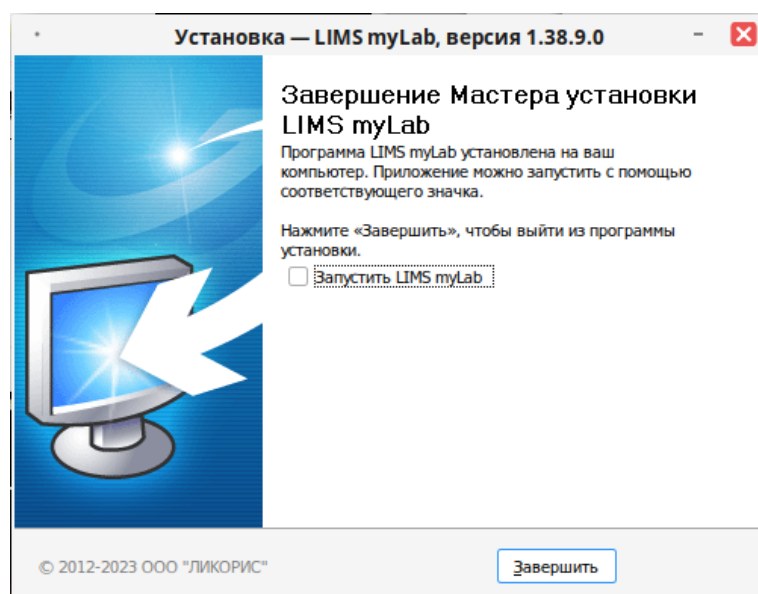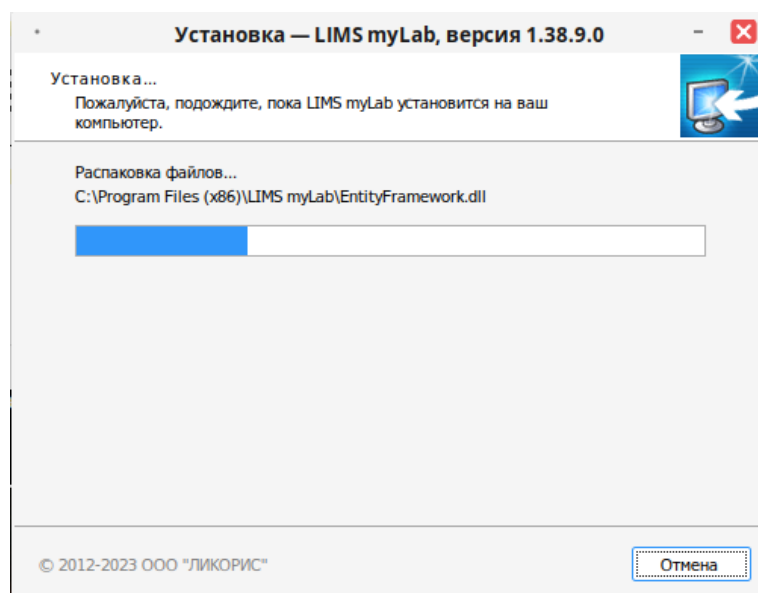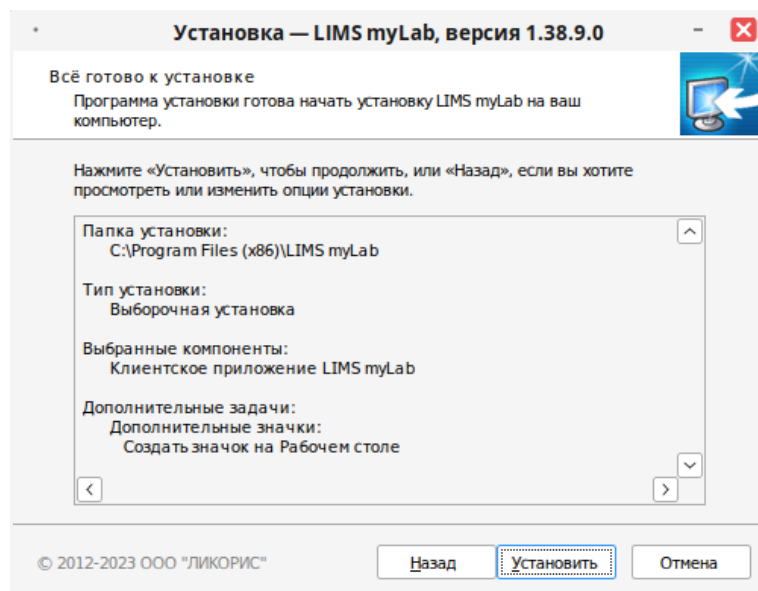

13. Запуск LIMS myLab

Запуск программы происходит через соответствующую пиктограмму, которая появится на рабочем столе

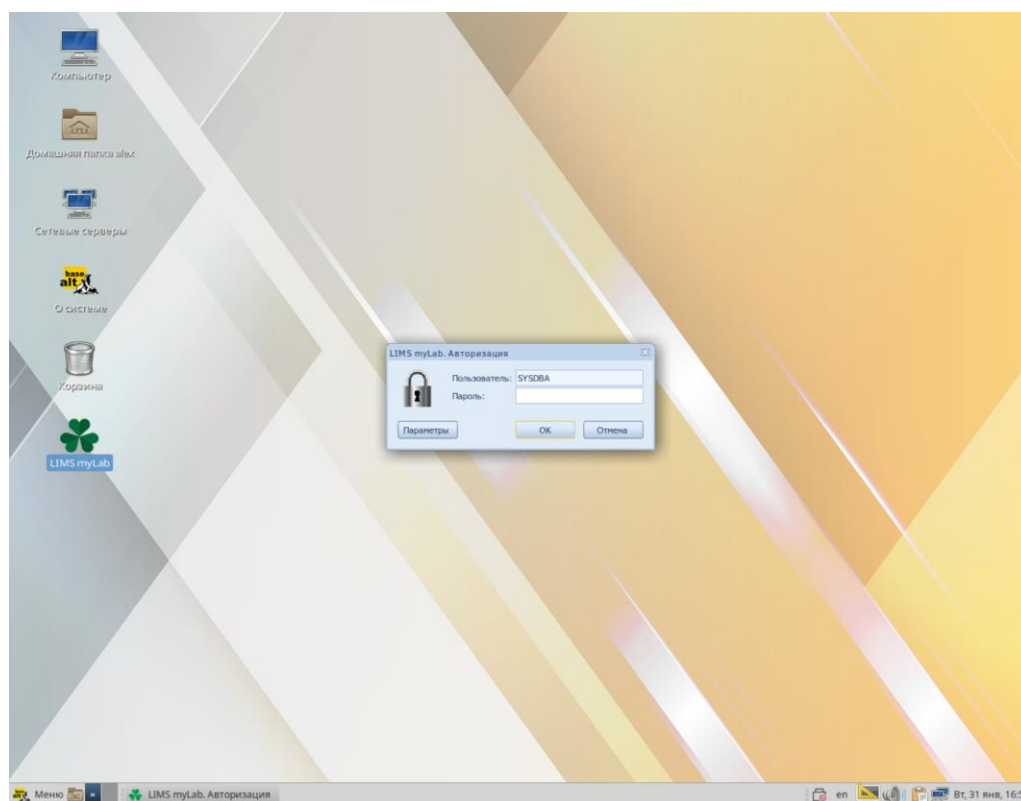

14. Программа готова к работе в ОС «Альт Рабочая станция» 10

